



MANUAL DE INSTALAÇÃO



CÂMARA CLIMÁTICA
COM CONTROLE
DE UMIDADE

SSCCu REV. 01- CÓD 2893



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

▶ DISTÂNCIA DAS PAREDES

- É necessário que se mantenha uma distância de, aproximadamente **10 cm entre o equipamento e a parede.**

▶ ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

- A etiqueta do produto acompanha potência elétrica e tensão. Faz-se necessário a utilização da tomada/disjuntor correspondente. Após a ligação elétrica ter sido realizada conforme este manual, seguir com a programação do equipamento conforme " manual do usuário".

▶ ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA

- Para equipamentos com abastecimento automático, deve-se utilizar água potável para se abastecer o reservatório, a pressão da mesma deve ser de: **10MCA~50MCA**. Neste equipamento o descarte é realizado por gravidade, a válvula de descarte (saída de esgoto) deve permanecer fechada enquanto estiver em uso, devido ao descarte ser feito por gravidade e sem pressão. Pode-se utilizar ralo ou tubulação para esgoto convencional. Em caso de abastecimento manual, a válvula de entrada deve permanecer fechada. Para utilização do abastecimento automático a válvula de entrada e a torneira deverão permanecer abertas, para ao acionamento do sensor e posterior abastecimento do reservatório. Obs: não é necessário que a torneira esteja com sua vazão total, podendo permanecer aproximadamente com 40% desta vazão.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO




Das duas válvulas localizadas na parte inferior do equipamento, a de cima refere-se a entrada de água do produto.



Das duas válvulas localizadas na parte inferior do equipamento, a de baixo refere-se a saída de água do produto.

 A VÁLVULA DE SAÍDA DE ESGOTO DEVE PERMANECER FECHADA DURANTE O USO DO QUIPAMENTO.

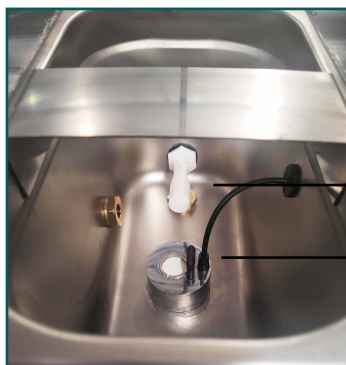

→ Sensor de nível

→ Nebulizador

 APÓS FINALIZADA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRODUTO, SEGUIR COM A PROGRAMAÇÃO CONFORME MANUAL DO USUÁRIO.



SolidSteel

Rua Democr cio Jos  Rossin, n  93
Alphanorth Industrial | Piracicaba | SP
CEP: 13413-034 | CNPJ: 18.429.007/0001-99
INSC. E: 535.615.450-112
SAC: 08000522991
CREA-SP: 2167261

Eng. Resp. Luciano Hiroshi Uemura
CREA-SP: 5069948598
ANVISA: 82095020001

solidsteel.com.br

